

LLENADOR DE PIPETAS - "maxi"



- Una llenadora de pipetas avanzada para todas las pipetas de 1 a 100 ml de rango de volumen.
- El sistema de válvula optimizado permite una extracción fácil del líquido sin exceso de presión.
- El vástago de la pipeta se adapta suavemente al dispositivo de sujeción de silicona flexible y se mantiene firmemente en su posición.
- Muy fácil de usar; antes de colocar la pipeta, primero apriete la bombilla de silicona y libere el aire contenido.
- Coloque la pipeta. Mueva la perilla de pipeteo hacia arriba para llenar, y hacia abajo para descargar.
- Para el soplado, simplemente presione el fuelle de descarga.
- Un filtro de membrana hidrofóbico reemplazable en el cono de entrada evita contaminaciones cruzadas.

número de catálogo	descripciones del producto
--------------------	----------------------------

011.02.003	Llenador de pipeta
------------	--------------------